

# Bonnes pratiques d'utilisation d'une sorbonne

Avant utilisation toujours regarder l'étiquette de contrôle apposée sur la sorbonne qui vous indiquera si:




- la sorbonne est fonctionnelle
- il y a des recommandations d'utilisation particulières

## Anticipation et organisation

- Préparer sa manipulation
- Limiter les quantités manipulées et les sources chaudes

- Travailler avec un encombrement du volume le plus faible possible


## Zone de travail

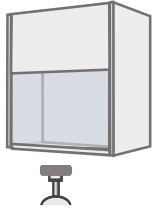

- Ajuster la hauteur de la vitre en fonction de la manipulation avec une hauteur max de 40 cm
- Manipuler à une distance de 15-20 cm du plan d'ouverture
- En l'absence du manipulateur toujours baisser la vitre !

## Posture

- Adopter une posture en adéquation avec la sécurité au poste de travail (gestes calmes, éviter les sorties et entrées de bras .....)

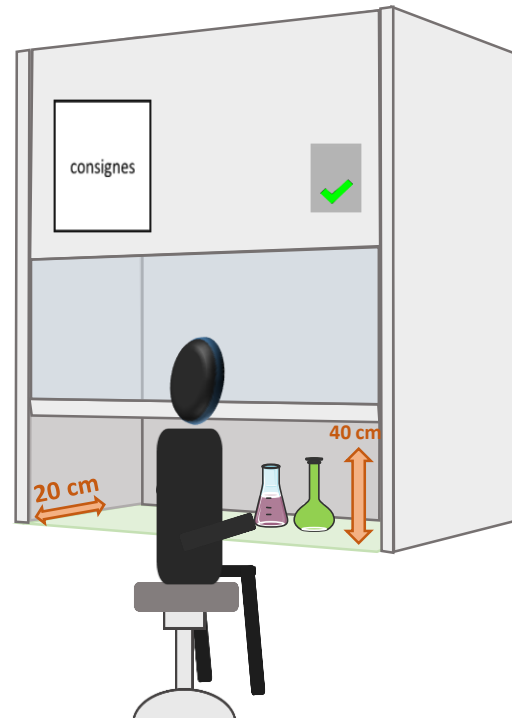

## Encombrement

- Maintenir les contenants fermés
- En cas de dégagement de polluant maintenir la vitre fermée !

## Dégagement de polluants

- Ne pas modifier la conception de la Sorbonne
- Ne pas obstruer les entrées de compensation d'air
- Respecter l'environnement aérologique de la pièce

## Environnement de travail