Aix Marseille

Utilisation du Microtome





Protection individuelle





NF-EN 374-2



Avant toute manipulation sur la lame ou l'échantillon et en cas d'absence au poste de travail, bloquez le volant et mettez la garde de sûreté.

Phase de travail



Installation, manipulation ou retrait du bloc échantillon



Installation lame sur microtome et nettoyage



Coupe de l'échantillon

Retrait de la lame

Nettoyage du microtome

Environnement du poste de travail




Risques

Risque de coupure

Moyens de prévention

- Mettre la garde de sécurité si la lame est déjà installée
- Bloquer les sécurité de la lame et du volant
- Utiliser l'ustensile adapté pour saisir le bloc
- Fixer toujours l'échantillon sur le bloc échantillon et la lame ensuite
- Utiliser la pince dédiée avec embout pour les phases de saisie
- Retirer doucement la protection de la lame et débloquer le volant, ne jamais approcher la lame avec les doigts
- Pour changer l'échantillon et pendant les pauses, bloquez le volant et mettez la garde de sûreté sur la lame
- Utiliser une pince pour attraper les coupes
- Utiliser le frein du volant lors de réalignement d'une face de bloc ou d'adaptation du mouvement d'approche
- Débloquer la lame, utiliser ensuite l'éjecteur de lame et retirer latéralement du support. Saisissez-la à l'aide d'une pince ou soulevez-là avec l'aimant au bout d'un pinceau puis mis en DASRI piquant/coupant
- Remettre la garde sûreté et réenclencher les sécurités
- Utilisation du pinceau pour enlever les résidus

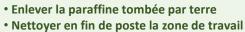

 Veiller à ce que le tapis antidérapant soit disposé au niveau du poste du travail

Risque de chute

En cas d'accident :



- contacter le SST le plus proche
- Utiliser l'armoire à pharmacie la plus proche
 - En cas d'urgence médicale :



Assistant de prévention Numéro: